



## 热膨胀胶囊的RV-DSC测量


2013. 03

将想象的世界 可视化

Real View TA


热膨胀胶囊，具有受热时能从数微米的微粒膨胀为数百微米程度的特性。一般核心使用脂肪族烃类等，壳使用热塑性树脂等。可与塑料混合，得到轻量，绝热，隔音的特性。

本文为大家介绍，Real View DSC观测加热而膨胀或收缩的样品的实例。

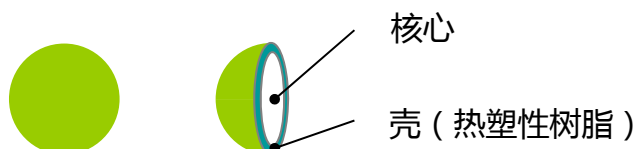

Real View DSC

## 测定实例

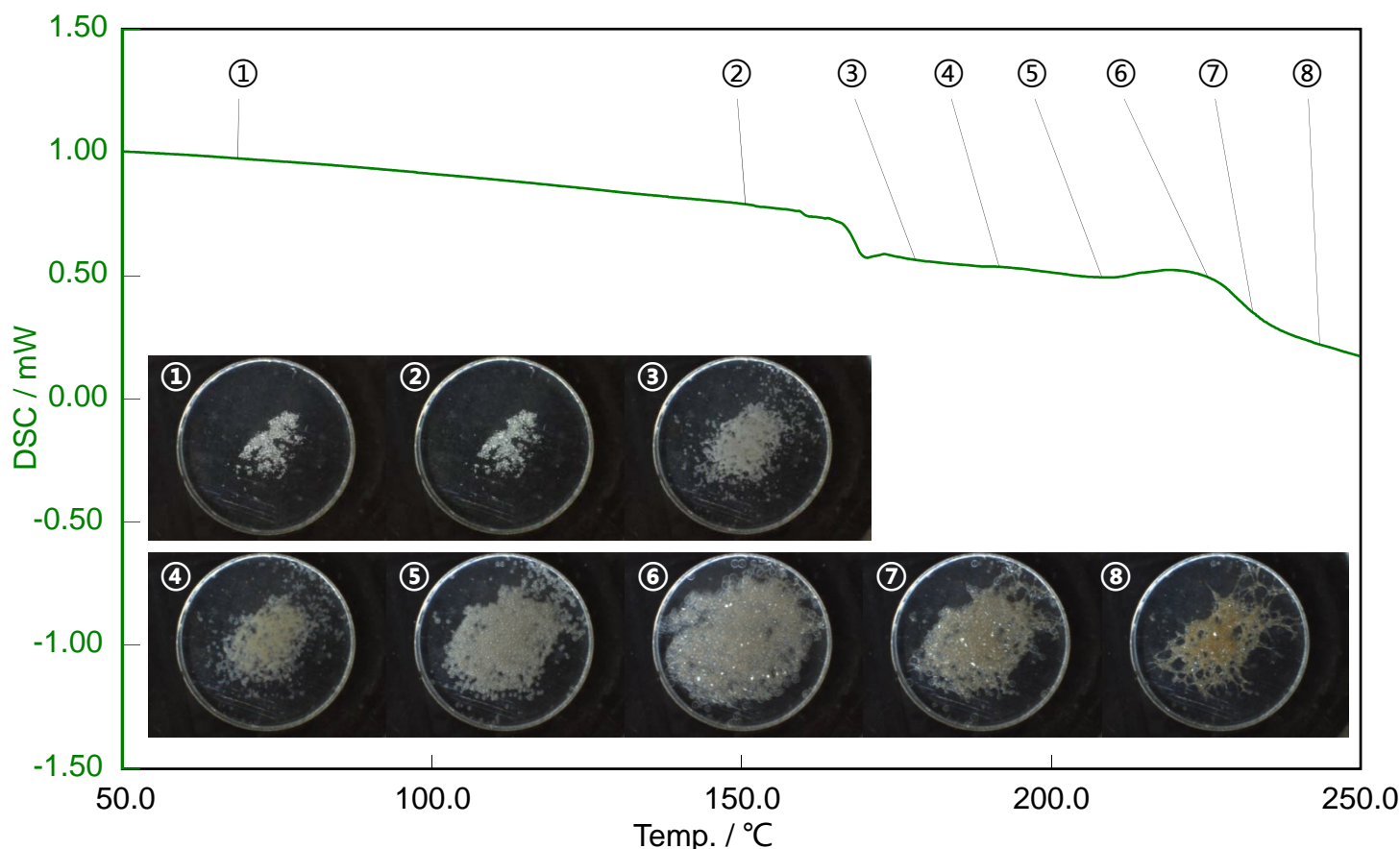

在②~③开始热膨胀，可观测粒子飞爆的状态。再加热粒子会更加急速的膨胀（④，⑤），在DSC上缓和的放热方向的顶峰下粒子的直径最大（⑥）。温度继续上升转为收缩（⑦，⑧）。

从以上一系列的变化，可推测发生了以下情况：

（1）壳（热塑性树脂）的软化 ⇒ （2）核心（烃类）的汽化，内压上升 ⇒ （3）胶囊的膨胀 ⇒ （4）壳包含气体透过并扩散 ⇒ （5）收缩