

Q&A

SEA no.11

HITACHI
Inspire the Next

 **日立仪器(上海)有限公司**
Hitachi Instruments (Shanghai) Co., Ltd.

上海浦东新区张江高科技园区碧波路 690 号 2 号楼 102 室 (201-203)
TEL: (86)-21-5027-3533 FAX: (86)-21-5027-3733
<http://www.hitachi-hitec-science.cn>

问题

最近我们用的荧光分析仪摄像头没法用，看不到检测样品的部位，就是打开之后什么也不显示，不知道是什么原因？

回答

- (1) 可能是数据线接口松了，可以把接电脑的 U S B 线拔掉再接上，或者查看 C C D 视频卡线有无松动。
- (2) 完成以上步骤后，可以重启电脑再检查。
- (3) 还有一种可能，早期 USB 线传输速度慢，如传输数据包过大或过快有可能导致数据阻塞，此时可以升级或放好样品关闭视窗再检测样品。